


RYSUNEK DO INSTRUKCJI MONTAŻU

MODEL MYJKI DO OCZU: USE 1

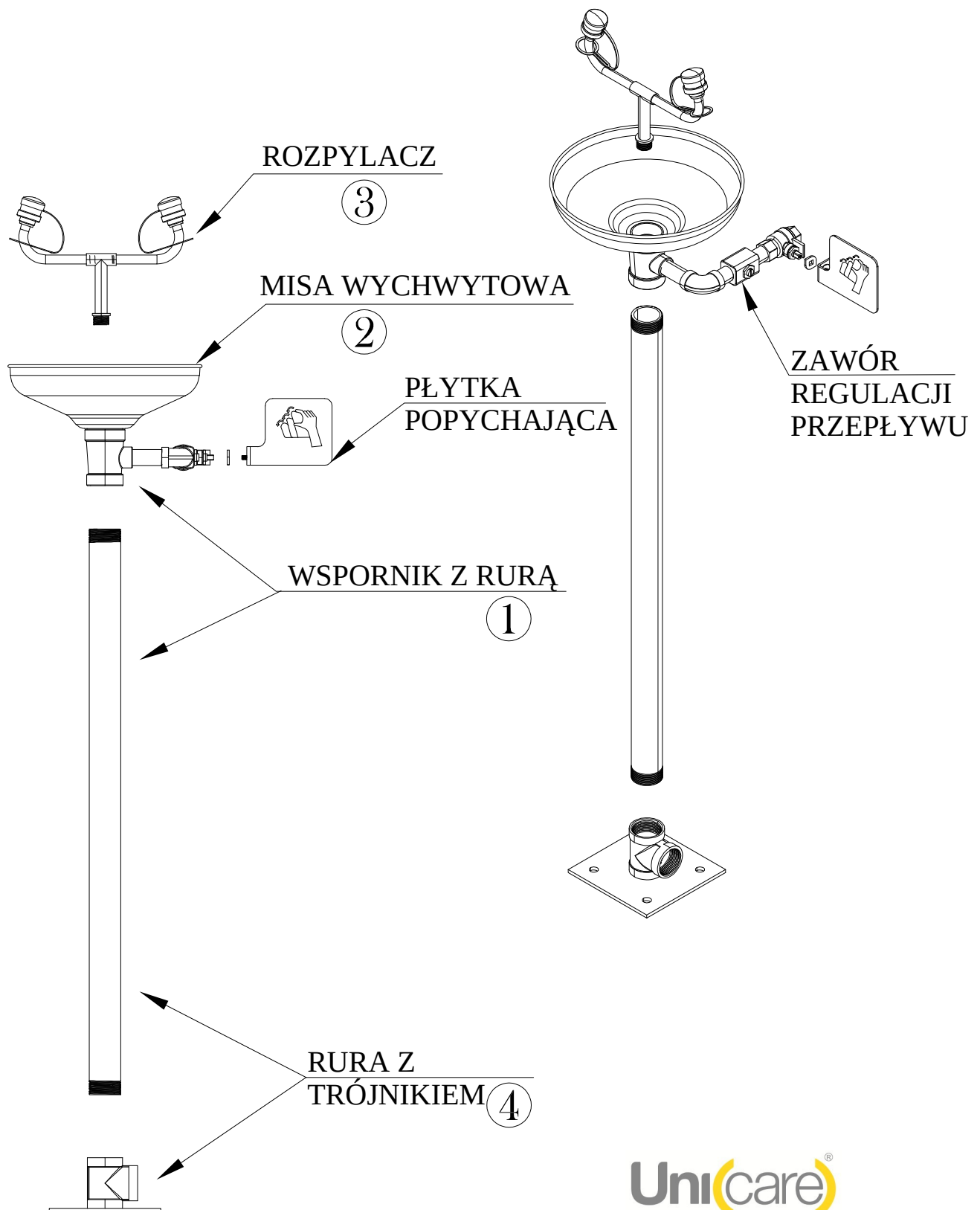

Unicare®

UNICARE EMERGENCY EQUIPMENT PVT.LTD

Mumbai - 28 India

unicaresafety.com

INSTRUKCJA MONTAŻU, INSTALACJI, ODBIORU TECHNICZNEGO I EKSPLOATACJI

(Należy czytać w połączeniu z rysunkiem na odwrocie)

NAZWA PRODUKTU: USE 1

W przypadku awaryjnych myjek do oczu/twarzy należy podłączyć część (4) do części (1), a następnie całą jednostkę zamontuj do wspornika, na końcu podłącz misę oraz rozpylacz.

Urządzenia można montować za pomocą czterech standardowych śrub fundamentowych 3/8”/M8 zacementowanych w podłożu.

Urządzenia można montować w pobliżu stref niebezpiecznych - w miejscu o dojściu nie zastawionym konstrukcjami, przy czym natrysk ma być swobodnie dostępny z trzech jego stron.

Myjki do oczu/twarzy powinny być podłączone do głównego źródła wody pitnej poprzez zasuwę, co umożliwia prawidłową konserwację tych urządzeń.

Myjki do oczu/twarzy powinny być podłączone do podejścia wody bieżącej za pomocą rury o średnicy co najmniej 1/2” BSP. Ciśnienie wody na podejściu podczas pracy urządzenia musi wynosić co najmniej 30 PSI. Dostosuj zawór regulacyjny przepływu, aby zapewnić odpowiedni przepływ wody.

Powyższe wielkości rur podano dla urządzenia zamontowanego nie dalej niż 50 stóp od głównego źródła wody bieżącej. W przypadku większej odległości należy odpowiednio zwiększyć średnicę rury, aby skompensować straty ciśnienia na przepływie.

Wolno używać wyłącznie bieżącej wody pitnej. Jeśli woda jest skażona, należy doprowadzić ją przez filtry.

Myjki do oczu/twarzy powinny być włączane codziennie, co pozwoli zapobiec zacinalaniu się ruchomych elementów w zaworach. Należy regularnie sprawdzać stan wylewek myjki do oczu i czyścić je według potrzeby. Ma to zasadnicze znaczenie dla sprawnego działania urządzenia w razie konieczności jego użycia na skutek zagrożenia.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI AWARYJNEJ MYJKI DO OCZU/TWARZY

1. Nadaj urządzeniu oznaczenie lokalizacyjne w celu łatwej identyfikacji w przyszłości.
2. Sprawdź, czy urządzenie jest dobrze widoczne na wypadek sytuacji awaryjnej.
3. Upewnij się, że bezpośrednio otoczenie jest wolne od ostrych krawędzi i przeszkód oraz że prysznic i myjka do oczu/twarzy znajdują się na tym samym poziomie co źródło zagrożenia.
4. Uruchom urządzenie do przemywania oczu/twarzy **'na wystarczająco długi czas, aby potwierdzić jego prawidłowe działanie i upewnić się, że dostępny jest odpowiedni płyn do płukania.'**
5. Napraw wszelkie zużycie eksploatacyjne lub przypadkowe uszkodzenia.
6. Sprawdź mechanizmy uruchamiające pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby dokonaj naprawy lub wymiany.
7. Zdemontuj i wyczyść/zdezynfekuj filtr siatkowy typu „Y” (jeśli jest zamontowany).
8. Zdemontuj, sprawdź i wymień napowietzacze/rozpylacze w razie potrzeby.
9. Wyczyść/zdezynfekuj głowice prysznica.
10. Wyczyść zewnętrzne elementy prysznica oraz urządzenie do przemywania oczu/twarzy.
11. Uruchom urządzenie do przemywania oczu/twarzy, ustaw śruby regulacji objętości oraz wyreguluj zawór sterujący przepływem.
12. Zbiorniki prysznicowe należy również chlorować wewnętrznie, aby zapobiec problemom związanym z bakteriami Legionella.